



Общество с ограниченной ответственностью

«Биолабмикс»

ИНН 5408278957 КПП 540801001

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,

ул. Инженерная, дом № 28

Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40

E-mail: sales@biolabmix.ru

## Набор для определения Вируса томатной мозаики (ToMV)

Кат. номер TFR003

### Назначение

Набор предназначен для проведения реакции обратной транскрипции выделенной РНК с последующей амплификацией участка полученной кДНК в режиме реального времени с флуоресцентными зондами одношаговым методом.

### Состав набора

Реагент	Количество
Смесь для ОТ-ПЦР-РВ (2×)	1 × 1,25 мл
БиоМастер-микс (25×)	1 × 100 мкл
Набор праймеров ToMV	1 × 165 мкл
Стерильная вода	1 × 1,25 мл
Позитивный контрольный образец (ToMV)	1 × 100 мкл
Внутренний контрольный образец РНК	1 × 550 мкл

Набор рассчитан на проведение 100 анализов в объёме 25 мкл на одну реакцию.

### ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

#### Протокол постановки ОТ-ПЦР

В качестве матрицы для проведения реакции используется очищенная РНК из образцов.

#### А. Подготовка проб для проведения ОТ-ПЦР

**Общий объем реакционной смеси – 25 мкл, включая объем пробы ДНК – 5 мкл.**

1. Разморозить пробирки с реагентами БиоМастер-микс, Смесь для ОТ-ПЦР-РВ, Стерильную воду, Набор праймеров ToMV и Позитивный контрольный образец – каждую пробирку тщательно перемешать на вортексе.
2. Осадить капли жидкости со стенок и крышек пробирок, кратковременно открыв их на микроцентрифуге.
3. В отдельной пробирке приготовить реакционную смесь объемом для необходимого количества образцов (N+1, где N – количество исследуемых образцов с учетом всех контролей).

#### Контроли этапа ПЦР:

а) отрицательный контроль ПЦР (К-) – стерильная вода;

б) положительный контроль ПЦР (К+) – позитивный контрольный образец ToMV

## Состав реакционной смеси на 1 пробирку:

Компонент	Объем
Смесь для ОТ-ПЦР-РВ (2×)	12,5 мкл
БиоМастер-микс (25×)	1 мкл
Набор праймеров ToMV	1,5 мкл
Стерильная вода	5 мкл

4. Поместить тонкостенные пробирки на штатив «рабочее место», добавить отдельным наконечником 20 мкл реакционной смеси в каждую. Промаркировать пробирки.

**ВАЖНО!** При использовании приборов для амплификации с вертикальным съемом детекции оптического сигнала (например, QuantStudio 5, Applied Biosystems; iCycler iQ5, Bio-Rad и др.) запрещено проводить маркировку на крышке пробирок.

5. Добавить отдельными наконечниками в пробирки с готовой реакционной смесью по 5 мкл образца, в пробирки для контролей по 5 мкл соответствующих контролей.

6. Осторожно перемешать без образования пузырей и сбросить капли, используя центрифугу (при этом необходимо использовать специальный ротор для микропробирок).

## Б. Проведение ОТ-ПЦР и детекции флуоресцентного сигнала

1. Включить амплификатор с системой детекции в режиме «реального времени» и запустить программу.

2. Поместить подготовленные для проведения ПЦР пробирки в ячейки реакционного модуля прибора (лунки пронумерованы, эти номера используются в дальнейшем для программирования положения проб в амплификаторе).

3. Запрограммировать прибор для выполнения программы амплификации и детекции флуоресцентного сигнала следуя алгоритму программного обеспечения.

Использовать каналы с длиной волны света (возбуждение / детекция)

- 470+15 нм / 520+15 нм
- 580+10 нм / 623+14 нм

Задать следующие параметры эксперимента:

### Протокол амплификации

Шаг	Температура, °C	Время инкубации	Количество циклов
Обратная транскрипция	45	15 мин	1
Предварительная денатурация	95	5 мин	1
Денатурация	95	10 сек	45
Отжиг/Детекция	60	30 сек	

\* - смотрите Приложение 1 Таблица соотношения каналов и красителей

**Таблица соотношения каналов и красителей**

Возбуждение	Детекция	Красители
470 <sub>+15</sub>	520 <sub>+15</sub>	FAM, SYBR Green, Fluorescein, EvaGreen, AlexaFluor 488
520 <sub>+10</sub>	558 <sub>+11</sub>	JOE, VIC, HEX, TET, Yakima Yellow, CAL Fluor Gold 540
580 <sub>+10</sub>	623 <sub>+14</sub>	ROX, Cy3.5, CAL Fluor Red 610, Texas Red, Alexa Fluor 568
640 <sub>+10</sub>	682 <sub>+14</sub>	Cy5, Quasar 670, Alexa Fluor 633
662 <sub>+10</sub>	711 <sub>+12</sub>	Quasar 705, Alexa Fluor 680

## **В. Интерпретация результатов**

Анализ результатов проводят с помощью программного обеспечения используемого прибора для проведения ПЦР с детекцией в режиме «реального времени».

### **Анализируют кривые накопления флуоресцентного сигнала по двум каналам:**

- по каналу для флуорофора FAM регистрируется сигнал, свидетельствующий о накоплении продукта амплификации фрагмента кДНК ToMV,
- по каналу для флуорофора ROX регистрируется сигнал, свидетельствующий о накоплении продукта амплификации кДНК ВКО.

Результаты интерпретируются на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции с установленной на соответствующем уровне пороговой линией (устанавливается в середине линейного участка прироста флуоресценции положительного контроля в логарифмической шкале), что определяет наличие (или отсутствие) для данной пробы значения порогового цикла  $C_t$  в соответствующей графе в таблице результатов.

Результат амплификации по каналу считается **положительным**, если кривая однократно пересекается с пороговой линией в области достоверного прироста флуоресценции, **отрицательным** в случае отсутствия пересечения кривой с пороговой линией (нет значения  $C_t$  или  $C_q$ ), **сомнительным** во всех других случаях.

Тест считается успешным, если эффективно и корректно прошли обе стадии: выделения РНК и ОТ-ПЦР.

### **Принцип интерпретации результатов следующий:**

- образец считается **положительным** по содержанию РНК ToMV, если на канале FAM получено значение порогового цикла  $C_t$ , не превышающее граничное значение - 38.
- образец считается **отрицательным** по содержанию РНК ToMV, если на канале FAM отсутствует значение  $C_t$  или получено значение  $C_t$  более 38, а по каналу ROX не более 38.
- образец считается **сомнительным** в случае получения сомнительного результата по любому из каналов. Рекомендуется повторное исследование соответствующего образца.

**Результаты ПЦР-исследования считаются достоверными, если получены правильные результаты для контрольных образцов в соответствии с таблицей оценки результатов контрольных реакций**

## Таблица оценки результатов контрольных реакций

Контроль	Контролируемый этап	Значение граничного порогового цикла Ct по каналу	
		FAM	ROX
ОКО	Экстракция ДНК	нет	≤ 38
К-	ПЦР	нет	нет
К+	ПЦР	≤ 38	нет

Эффективность стадии выделения оценивается для каждой пробы индивидуально по присутствию в ячейке сигнала по каналу ROX. Если сигнал в канале ROX отсутствует или превышает значение Ct более 38, следовательно, выделение прошло неудачно, и тестирование образца необходимо повторить, начиная со стадии выделения.

### ВНИМАНИЕ!

1. Если для положительного контроля этапа ОТ-ПЦР (К+) по каналу FAM значение Ct отсутствует или превышает граничное значение, необходимо повторить ПЦР-исследование для всех образцов, в которых не обнаружена РНК ToMV, начиная с этапа экстракции РНК.
2. Если для отрицательного контроля экстракции РНК (ОКО) и/или отрицательного контроля ОТ-ПЦР (К-) по каналу FAM получено значение Ct, необходимо повторить исследование для всех образцов, в которых обнаружена РНК ToMV, начиная с этапа экстракции РНК.

### Условия хранения

Набор для постановки ПЦР хранить в месте, защищенном от попадания света: при +4 °С – 3 недели; при -20°С – 1 год. Допускается не более 50 циклов замораживания-размораживания.

### Условия транспортировки

Набор для постановки ПЦР перевозить при температуре 0 - +4 °С.