



**Биолабмикс®**

[www.biolabmix.ru](http://www.biolabmix.ru)

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

**2×буфер для нанесения РНК на гель «ФриК»  
Кат. № D-3001**

### **Описание:**

Буфер для нанесения РНК на гель содержит два красителя для оценки подвижности в геле: бромфеноловый синий и ксиленцианол FF.

### **Внимание!**

В состав входят формамид и бромистый этидий.

**Фасовки:** 1,0 мл.

### **Области применения:**

Рекомендован для нанесения образцов РНК на гель при анализе гель-электрофорезом.

### **Способ применения:**

1. Смешать образец РНК и краску в равных объемах.
2. Прогреть образцы при 70 °С в течение 5 мин.
3. Быстро охладить на льду.
4. Нанести образец на гель.

### **Условия хранения и транспортировки:**

Хранить при температуре от -20°С до +4 °С. Срок хранения 12 месяцев.