



Общество с ограниченной ответственностью

«Биолабмикс»

ИНН 5408278957 КПП 540801001

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,

ул. Инженерная, дом № 28

Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40

E-mail: sales@biolabmix.ru

ДНК маркер Step100

Кат. номер S-8100


Описание:

ДНК маркер Step100 рекомендуется в качестве стандарта для оценки длины и количества двуцепочечных молекул ДНК размером от 100 до 1000 п.н. в агарозном геле. ДНК маркер получен с помощью направленного гидролиза плазмидной ДНК и состоит из 10 фрагментов ДНК: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000 п.н. Фрагмент длиной 500 п.н. имеет удвоенную концентрацию, что облегчает его идентификацию в геле.

ДНК маркер Step100 поставляется готовым к использованию в буфере для хранения, содержащем 12.5% глицерина, 0.008% бромфенолового синего, 0.008% ксиленцианола. Визуализировать ДНК маркер в агарозном геле можно с помощью окрашивания интеркалирующими красителями: бромистым этидием и SYBR Green.

Состав:

Визуализация ДНК маркера Step100 в 1,5% ТАЕ-агарозном геле с помощью бромистого этидия:

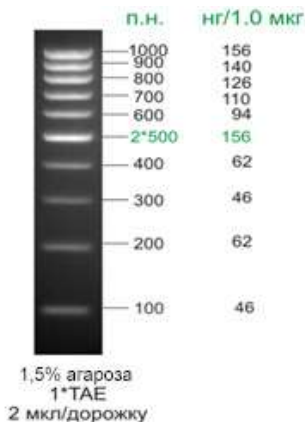

Состав ДНК маркера:

10 фрагментов ДНК: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 п.н.

Количество и концентрация:

0.5 мл, 50 мкг, 0.1 мг/мл.

Буфер для хранения:

10 мМ Трис-НСI (рН 8.0), 5 мМ ЭДТА, 12.5% глицерина, 0.008% бромфенолового синего, 0.008% ксиленцианола.

Рекомендации по применению

- маркер полностью готов к применению;
- 2–5 мкл маркера нанести на 5мм дорожку агарозного геля;
- визуализировать ДНК-бэнды окрашиванием в растворе бромистого этидия или SYBR Green.

Условия хранения и транспортировки:

Хранить при температуре -20°C до $+8^{\circ}\text{C}$. Срок годности см. на упаковке.

Условия транспортировки:

Транспортировать при температуре от -20°C до $+25^{\circ}\text{C}$. Допускается транспортировка при температуре $15-25^{\circ}\text{C}$ в течение 7 суток.