



Общество с ограниченной ответственностью

«Биолабмикс»

ИНН 5408278957 КПП 540801001

630090, Новосибирская обл., г. Новосибирск,

ул. Инженерная, дом № 28

Tel/Fax: +7(383)363-51-91, Tel: +7(383)363-22-40

E-mail: sales@biolabmix.ru

Водный раствор $Mg(OAc)_2$ (50 mM)

Кат. номер SP014-005

Описание

Водный раствор ацетата магния ($Mg(OAc)_2$) в концентрации 50мМ. Не содержит ингибиторов ферментов нуклеотидного обмена, а также ДНКаз и РНКаз. Применение магний с противоионом в виде группы $(OAc)^-$ вместо Cl^- может повысить эффективность ферментативных реакций, например, ПЦР, синтез мРНК и др.

Ионы Mg^{2+} являются кофактором многих ферментативных реакции, особенно реакций для ферментов нуклеотидного обмена, в частности ДНК-полимераз и ревертаз. Известно несколько механизмов влияния ионов магния:

- участвуют в переносе фосфатной группы и образовании фосфодиэфирной связи между нуклеотидами в процессе синтеза ДНК и кДНК
- концентрация Mg^{2+} влияет на отжиг праймеров, температуру диссоциации матричной и амплифицированной ДНК, специфичность продукта и активность ДНК-полимеразы.
- баланс ионов Mg^{2+} и температуры отжига праймеров определяет специфичность и эффективность реакции

Для большинства ПЦР приложений оптимальной является концентрация Mg^{2+} в диапазоне от 1.5 до 5 мМ. Слишком низкая концентрация Mg^{2+} может приводить к отсутствию целевого ПЦР продукта, слишком высокая – к амплификации неспецифических продуктов. При проведении ПЦР мононуклеотиды связывают магний в молярном соотношении 1:1. Стоит помнить, что для нормальной работы фермента необходимы свободные ионы магния, а не только те, которые связаны с ДНК, праймерами и дезоксинуклеотидами (dNTP). Поэтому концентрация ионов магния (Mg^{2+}) в реакционной смеси должна быть на 0,5–2,5 mM выше общей концентрации нуклеозидтрифосфатов.

Область применения

- ПЦР;
- Синтез РНК;
- Дефосфорилирование;
- Ферментативные реакции.

Условия хранения: В месте, защищенном от попадания света: при +25 °С – 7 дней; при +4 °С – 6 месяцев; при -20 °С – 2 года.

Условия транспортировки: не требует особых условий.