

Информация о продукте

D-Prot-01

4x Буфер загрузочный для электрофореза белков, невосстанавливающий.

Важно!

Только для научных исследований. Не является медицинским изделием.

Описание продукта

4x Буфер загрузочный для электрофореза белков (невосстанавливающий) по Лэммли применяется для визуализации проб при нанесении их в полиакриламидный гель.

Состав

Фасовка	1000 мкл
4x Буфер загрузочный для электрофореза белков, невосстанавливающий: Tris HCl (pH 6.8), SDS, Глицерин, Бромфеноловый синий	

Меры предосторожности

Осторожно! При работе необходимо соблюдать правила общей и личной техники безопасности.

При попадании на слизистые может вызвать раздражение. Токсичен при попадании внутрь. При попадании на кожу промойте большим количеством воды и моющего средства (детергента). При необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Условия хранения

4x Буфер хранить при 2-8 °С в течение 24 месяцев с даты производства. Срок годности см. на упаковке.

Условия транспортировки

Транспортирование 4x буфера производить при температуре от -10 °С до +30 °С в герметично закрытой таре. Не допускается использование буфера при нарушении целостности тары.

Внимание! Не рекомендуется повторное использование буфера.

Перед началом работы:

К пробе белка добавить $\frac{1}{4}$ объема 4x Буфера загрузочного. Пробу активно перемешать. Инкубировать 5 минут при 95°С. При работе с белками, содержащими большое количество дисульфидных связей рекомендуем использовать 4x Буфер загрузочный с меркаптоэтанолом (Кат. № D-Prot-ME-01).

Внимание! При длительном нагревании может происходить деградация образца. Не оставляйте образцы на длительное время при нагревании.

ООО «Биолабмикс»
630090 г. Новосибирск,
Ул., Инженерная, 28
Тел.: (383) 363-51-91
www.biolabmix.ru
sales@biolabmix.ru